

## PROTOCOLO Y SECUENCIA DE PRIMERS

**28 de abril de 2009**

El Centro Colaborador de la OMS para Influenza en los CDC de Atlanta, Estados Unidos ha puesto a disposición la secuencia de primers (tabla adjunta) y el protocolo como sigue:

1. Extracción de RNA realizada en 100 ul de material viral (célula o huevo) y eluir en volumen 100 ul
2. Sólo necesita preparar 10-15 ul reacciones de PCR utilizando 1 ul de RNA
3. Los ciclos utilizando el RT-PCR Promega Access Quick son las siguientes:

Ciclo 1: 48C for 45'

Ciclo 2: 94C for 2'

Ciclo 3: 94C for 20s

Ciclo 4: 50C for 30s

Ciclo 5: 72C for 1'

Ciclo 6: Ir al ciclo 3 29X

Ciclo 7: 72C for 7'

Ciclo 8: 4C hold

4. El tamaño del producto verificado en gel agarosa
5. Prepare cada amplicon a ser secuenciado con cada M-13-forward y M-13-reverse y realice las reacciones de secuencia y limpie de acuerdo al protocolo de sus instrumentos.

Swine Genome Primer Set

		PB2	
		5'	3'
fragment 1	1	tgt aaa acg acg gcc agt agc aaa agc agg tra att	
fragment 2	328	tgt aaa acg acg gcc agt gtr aca tgg tgg aay aga a	
fragment 3	487	tgt aaa acg acg gcc agt cct ggt cay gaa gca ctc ag	
fragment 4	713	tgt aaa acg acg gcc agt caa gca gtr trt aca ttg aag t	
fragment 5	946	tgt aaa acg acg gcc agt ccr acc gaa gaa caa get gt	
fragment 6	1169	tgt aaa acg acg gcc agt aag caa cca gra gat gtr ttc a	
fragment 7	1447	tgt aaa acg acg gcc agt oca aya cca acm gag gag agt tca atg aya	
fragment 8	1683	tgt aaa acg acg gcc agt caa tac cta yca rtg gat cat dag aa	
<b>PB1</b>	forward		
	PA		
fragment 1	22	tgt aaa acg acg gcc agt agc aaa agc agg tra att	
fragment 2	233	tgt aaa acg acg gcc agt cca ctc aac ccr att gat ggr cca ct	
fragment 3	389	tgt aaa acg acg gcc agt aca agr gtr gac aya tra c	
fragment 4	711	tgt aaa acg acg gcc agt tga aca cra tga cea arg a	
fragment 5	974	tgt aaa acg acg gcc agt aat caa aay cct mta atg tt	
fragment 6	1139	tgt aaa acg acg gcc agt caa cca acy gca grr atg cta gc	
fragment 7	1489	tgt aaa acg acg gcc agt atg aya aya aag agt tcy ta	
fragment 8	1532	tgt aaa acg acg gcc agt gcy aat tyy agc atg gag ct	
<b>HA</b>	forward		
	PA		
fragment 1	0	tgt aaa acg acg gcc agt agc aaa agc agg tac tga t	
fragment 2	235	tgt aaa acg acg gcc agt cca aat gca ctk tta aar cac aga tt	
fragment 3	361	tgt aaa acg acg gcc agt tat gay tac aar gag aa	
fragment 4	702	tgt aaa acg acg gcc agt tgc mtc gar aat ttg agr acc ta	
fragment 5	894	tgt aaa acg acg gcc agt aat ttg acc att gar gay cca	
fragment 6	1204	tgt aaa acg acg gcc agt taa tcc agc att tra agr aat atg a	
fragment 7	1444	tgt aaa acg acg gcc agt aat gca tcc tgg gca gca atg ga	
fragment 8	1787	tgt aaa acg acg gcc agt atg aat tgg gga atg gag atg ag	
<b>NP</b>	forward		
	PA		
fragment 1	1	tgt aaa acg acg gcc agt ata cga cta gca aya gca ggg g	
fragment 2	351	tgt aaa acg acg gcc agt acr tgc tac cew ggr gat ttc a	
fragment 3	379	tgt aaa acg acg gcc agt acr tra gaa gac a	
fragment 4	736	tgt aaa acg acg gcc agt agr atg rac tt tac tgg ac	
fragment 5	1124	tgt aaa acg acg gcc agt tgg atg gtc ygg tta yca yca	
fragment 6	1204	tgt aaa acg acg gcc agt aag atg aay acr car ttc aca g	
<b>M</b>	forward		
	PA		
fragment 1	1	tgt aaa acg acg gcc agt cag ggt aya taa tca ctc ac	
fragment 2	296	tgt aaa acg acg gcc agt atg gtr ctc tct gct ttt gat ga	
fragment 3	513	tgt aaa acg acg gcc agt tgg cat tch aat ttr aat gat	
fragment 4	619	tgt aaa acg acg gcc agt gca gtc ear gga rt	
fragment 5	925	tgt aaa acg acg gcc agt cct gcy tgt gyg taw gga c	
<b>NS</b>	forward		
	PA		
fragment 1	0	tgt aaa acg acg gcc agt agc aya agc agg agt	
fragment 2	318	tgt aaa acg acg gcc agt tac aca aya gac aay agc	
fragment 3	536	tgt aaa acg acg gcc agt ggt cag caa gca gtc atg a	
fragment 4	726	tgt aaa acg acg gcc agt aat ggt car gca tcc tac aa	
fragment 5	941	tgt aaa acg acg gcc agt tag gat aca tcc gca gtg g	
<b>m13</b>	forward		
	reverse		
fragment 1	0	tgt aaa acg acg gcc agt agc aya agc agg tag	
fragment 2	223	tgt aaa acg acg gcc agt cac ctc gca cag tga gcg	
fragment 3	383	tgt aaa acg acg gcc agt tct gct ggw gca ctt gcc agt tg	
<b>m13 reverse</b>	forward		
	PA		
fragment 1	24	tgt aaa acg acg gcc agt agc aya agc agg gtt gtg	
fragment 2	250	tgt aaa acg acg gcc agt tga ggc wtt aat gac ca	
fragment 3	418	tgt aaa acg acg gcc agt aya gca aag aca	
<b>m13 forward</b>	forward		
	PA		
fragment 1	473	cag gaa aca get atg acc gca atc tgy tca cak gt	
fragment 2	750	cag gaa aca get atg acc tca ytt gaa ygg ytg cat	
fragment 3	1083	cag gaa aca get atg acc cat aty tgg atg aya acc	
<b>m13 reverse</b>	forward		
	PA		
fragment 1	1027	cag gaa aca get atg acc ayt agm aac aag gta gt	
fragment 2	1346	cag gaa aca get atg acc gct gtt ycc rct atg cca gat	
fragment 3	1452	cag gaa aca get atg acc agt aga aac aag gag	
<b>m13 reverse</b>	reverse		
	PA		
fragment 1	473	cag gaa aca get atg acc gca atc tgy tca cak gt	
fragment 2	750	cag gaa aca get atg acc tca ytt gaa ygg ytg cat	
fragment 3	1083	cag gaa aca get atg acc cat aty tgg atg aya acc	
<b>m13 forward</b>	forward		
	PA		
fragment 1	482	cag gaa aca get atg acc agt aga aac aag ggt gtt ttt tat	
fragment 2	890	cag gaa aca get atg acc agt aga aac aag ggt gtt ttt tat	
fragment 3	742	cag gaa aca get atg acc ttc aat tag cca tct ta	